Email: service@genomeditech.com

吉满生物科技 Genomeditech

Toll-free: 400 627 9288

V 1.0.0

Staphylococcal Enterotoxin E (SEE)

金黄色葡萄球菌肠毒素 E (SEE 肠毒素)

产品介绍:

Staphylococcal Enterotoxin E (SEE)金黄色葡萄球菌肠毒素 E (SEE 肠毒素),能够有效增强共培养时刺激激活 Jurkat 的 IL2 分泌量。

化学特性:

CAS: 31282-04-9

分子式: C₂₀H₃₇N₃O₁₃

分子量: 527.53

纯度: ≥92% (HPLC) 活力: ≥1000 U/mg

结构式:

产品信息:

产品编号	产品名称	规格
GM-H23036	Staphylococcal Enterotoxin E (SEE)	1 μg(100 μL)
	金黄色葡萄球菌肠毒素 E (SEE 肠毒素)	

保存条件:

冰袋运输。-20℃保存,有效期1年。

使用说明:

使用前需先解冻至室温,使用无菌去离子水或基础培养基(含 5% BSA 和 1% FBS,可以使 SEE 更稳定)稀释到使用浓度,再进行下游实验。




Genomeditech (Shanghai) Co.,Ltd. Order: 021-68455258/50432826/50432825

Toll-free: 400 627 9288

Email: service@genomeditech.com

产品编号	产品名称	规格
GM-032AS002	H_TIGIT /CD155 Reporter Blockade Assay	0.3 ng/mL
GM-032AS005	H_PD-1 PDL1 Reporter Blockade Assay (CHO-aAPC)	5 ng/mL
GM-C20096	H_LAG3 Reporter Jurkat Cell Line	0.1 ng/mL

验证结果示例:

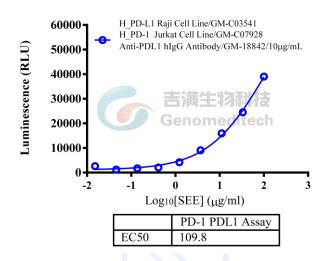

注意事项:

- 1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
- 2. 整个实验,应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
- 3. 为了您的健康,实验操作时请穿实验服和带一次性手套。
- 4. 不同批次之间略有差异,实验前请进行浓度预实验。